



实验室通风系统操作指引

一 新风系统操作规程



在“房间信息”栏,点击“一般用户”,无需密码直接点击“登录”即可进入界面。



在“系统状态”栏,右下角按钮点击“OFF”至“ON”,新风开关打开。(注:与中央空调有同样制冷效果,注意节约用电。)

二 通风橱操作规程



长按“M”键5秒以上,开启或关闭通风橱,一般风速显示“0.50m/s”。
按键“上箭头”为通风橱灯光“开/关”键。



如需紧急排风,按“Emergency”按键,风速可达1.37m/s。如果有提示音,按“消音”键可关闭声音。



通风橱关闭抽风需长按“M”键,再下拨通风橱总控制开关,以防停电后再来电,通风橱自动启动抽风。


三 万向罩操作规程



在“系统状态”栏,点击方框内图标,弹出“末端排风设备状态”界面。



在“末端排风设备状态”界面,“开度设定”手动修改“0-90°”(90°为最大),“开关操作”点击“OFF”至“ON”。

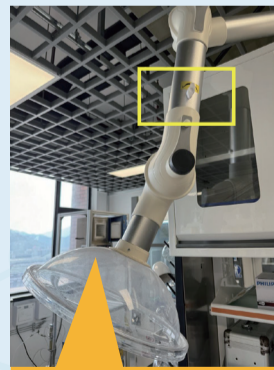

万向罩连接处,图示开关竖直状态为“开启”,水平状态为“关闭”。